

## Equipement pour l'enseignement expérimental, scientifique et technique

Date d'édition : 04.02.2026

Ref : EWTGUCE586

**CE 586 Traitement de l'eau par précipitation, flocculation, (Réf. 083.58600)**

**sédimentation des flocs dans le décanteur lamellaire**



Le CE 586 démontre l'élimination des matières dissoutes par précipitation et flocculation suivies d'une sédimentation.

Dans un réservoir, on commence par produire de l'eau brute contenant un métal dissout (p.ex. du fer).

Une pompe transporte l'eau brute dans le réservoir de précipitation.

C'est là qu'est effectué le dosage du précipitant (p.ex. de la lessive de soude).

La réaction des ions métalliques dissous avec le précipitant entraîne la formation d'hydroxydes de métal insolubles (matières solides).

De là, l'eau s'écoule dans un réservoir de flocculation divisé en trois compartiments.

La flocculation vise à améliorer les propriétés de sédimentation des matières solides.

L'ajout d'un coagulant dans le premier compartiment permet de diminuer les forces répulsives entre les particules des matières solides.

Les particules des matières solides s'agrègent pour former des flocs (coagulation).

On ajoute ensuite un floculant qui permet de générer des flocs de plus grande taille (flocculation).

Dans le troisième compartiment, les vitesses d'écoulement sont faibles, ce qui permet d'éviter l'apparition d'une turbulence.

La turbulence empêcherait en effet la formation des flocs.

Les flocs désormais bien sémentables sont alors séparés de l'eau pure dans un décanteur lamellaire.

L'eau pure et les flocs sémentés (boues) sont recueillis dans deux réservoirs.

Le débit, la température et le pH sont enregistrés en continu.

Il est également possible de régler le pH du réservoir de précipitation.

Un appareil de mesure externe est disponible pour la mesure de la conductivité.

Des prélevements peuvent être effectués à tous les points pertinents.

L'évaluation des essais nécessite une technique d'analyse.

Le choix de la technique d'analyse dépend des matières utilisées.

Les sels métalliques trivalents conviennent en principe très bien comme coagulants.

Les polymères organiques sont couramment utilisés comme flocculants.

La documentation didactique bien structurée expose les principes de base et guide l'étudiant dans la réalisation des essais.

### Contenu didactique / Essais

- apprentissage de la précipitation et de la flocculation
- influence du pH sur la précipitation
- établissement d'un état de fonctionnement stable
- détermination des quantités requises pour le dosage (précipitant, coagulant, floculant)
- mode de fonctionnement d'un décanteur lamellaire

### Les grandes lignes

GSDE s.a.r.l.

181 Rue Franz Liszt - F 73000 CHAMBERY

Tel : <a href="tel:+330456428070">04 56 42 80 70</a> | Fax : <a href="tel:+330456428071">04 56 42 80 71</a>  
[www.gunt.fr](http://www.gunt.fr)



## Equipement pour l'enseignement expérimental, scientifique et technique

Date d'édition : 04.02.2026

- Élimination des matières dissoutes (p.ex. du fer) par précipitation et floculation
- Sédimentation des flocs dans le décanteur lamellaire

### Les caractéristiques techniques

#### Réservoirs

- eau brute et eau pure: 300L chacun
- réservoir de précipitation: 10L
- réservoir de flocculation: 45L
- réservoir de boues: 15L

#### Décanteur lamellaire

- nombre des lamelles: 6
- angle dinclinaison des lamelles: 60°

#### Pompe d'eau brute

- débit de refoulement max.: 180L/h
- hauteur de refoulement max.: 10m

#### Pompes de dosage

- débit de refoulement max.: 2,1L/h chacune
- hauteur de refoulement max.: 160m chacune

#### Agitateurs

- vitesse de rotation max: 600min^-1^ chacun

#### Plages de mesure

- débit: 15...160L/h
- pH: 0...14
- température: 0...60°C
- conductivité: 0...2000µS/cm

#### Dimensions et poids

Lxlxh: 1550x790x1150mm (unité d'alimentation)

Lxlxh: 3100x790x1950mm (banc dessai)

Poids total: env. 435kg

#### Nécessaire au fonctionnement

230V, 50/60Hz, 1 phase ou 120V, 60Hz, 1 phase

Raccord eau, drain, chlorure de fer(III), sulfate de fer(III), floc



### Catégories / Arborescence

Techniques > Génie des Procédés > Génie des Procédés Traitement de l'eau > Procédés physiques / chimiques

Techniques > Energie Environnement > Environnement > Eau: traitement de l'eau

## Equipement pour l'enseignement expérimental, scientifique et technique

Date d'édition : 04.02.2026

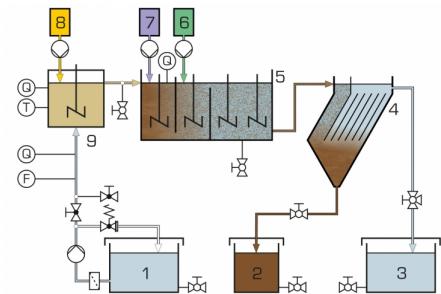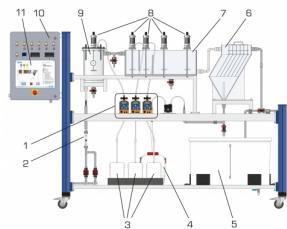

## Equipement pour l'enseignement expérimental, scientifique et technique

Date d'édition : 04.02.2026



GSDE s.a.r.l.

181 Rue Franz Liszt - F 73000 CHAMBERY

Tel : <a href="tel:+330456428070">04 56 42 80 70</a> | Fax : <a href="tel:+330456428071">04 56 42 80 71</a>  
[www.gunt.fr](http://www.gunt.fr)